



检测器:	ELSD	
检测池温度:	漂移管温度 80°C	
梯度程序	时间 (min)	流动相
	0	100 %
	20	100 %
注意事项	/	

1.2. 溶液配制

1.2.1. 流动相配制

流动相 1: 移取 200ml 乙腈与 800ml 纯水混合, 充分混匀后抽滤超声即得。

流动相 2: 称取 6.31g 甲酸铵于 1000ml 纯水中, 充分溶解后抽滤即得。

1.2.2. 泊洛沙姆 188 对照溶液: 称取对照品 10mg 于 10ml 容量瓶中, 纯水溶解并定容至刻度, 混匀即得;

1.2.3. 泊洛沙姆 407 对照溶液: 称取对照品 10mg 于 10ml 容量瓶中, 纯水溶解并定容至刻度, 混匀即得;

1.2.4. 混合对照溶液: 各称取对照品 10mg 于 10ml 容量瓶中, 水溶解并定容至刻度, 混匀即得;

1.2.5. 供试品溶液: 称取供试品 50mg 于 10ml 容量瓶中, 纯水溶解并定容至刻度, 混匀即得。

2. 谱图和数据

(1) 空白溶液图谱:

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼


Tel:400-810-6969

邮编: 201600


邮编: 321000

邮编: 211500

Web:www.welchmat.com

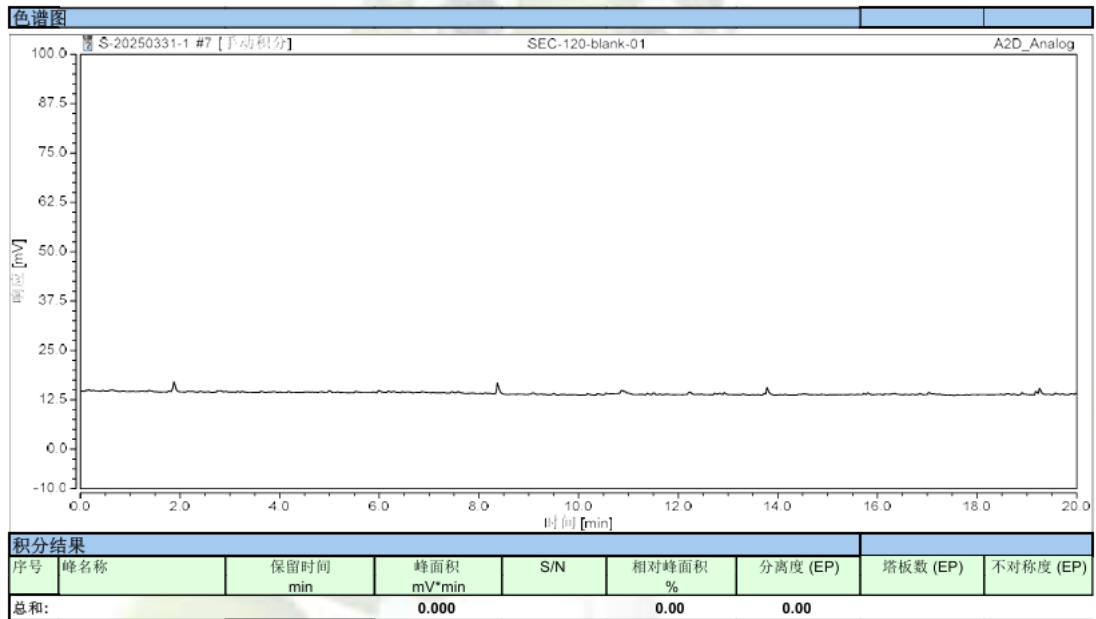

(2) 泊洛沙姆 188 对照溶液图谱:

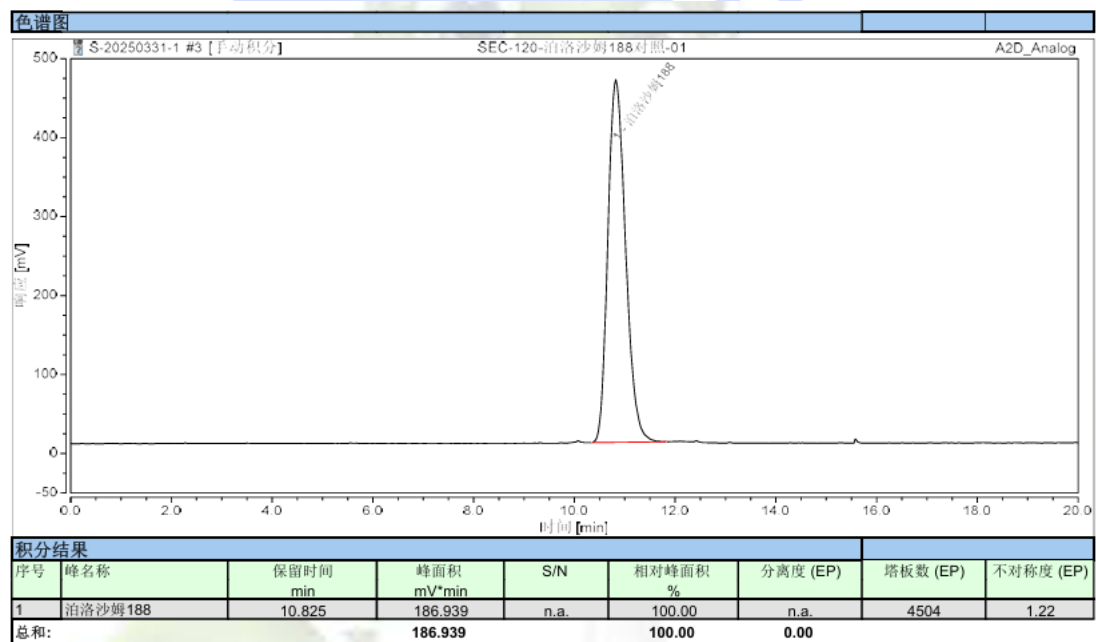

(3) 泊洛沙姆 407 对照溶液图谱:

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼


Tel: 400-810-6969

Web: www.welchmat.com


邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

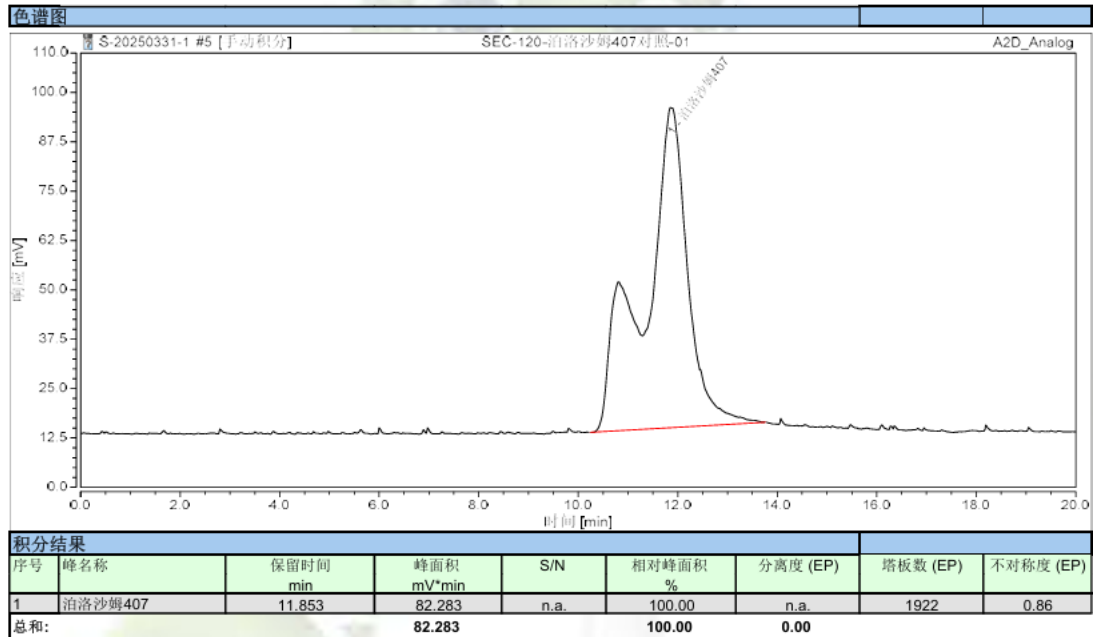

(4) 混合对照溶液图谱:

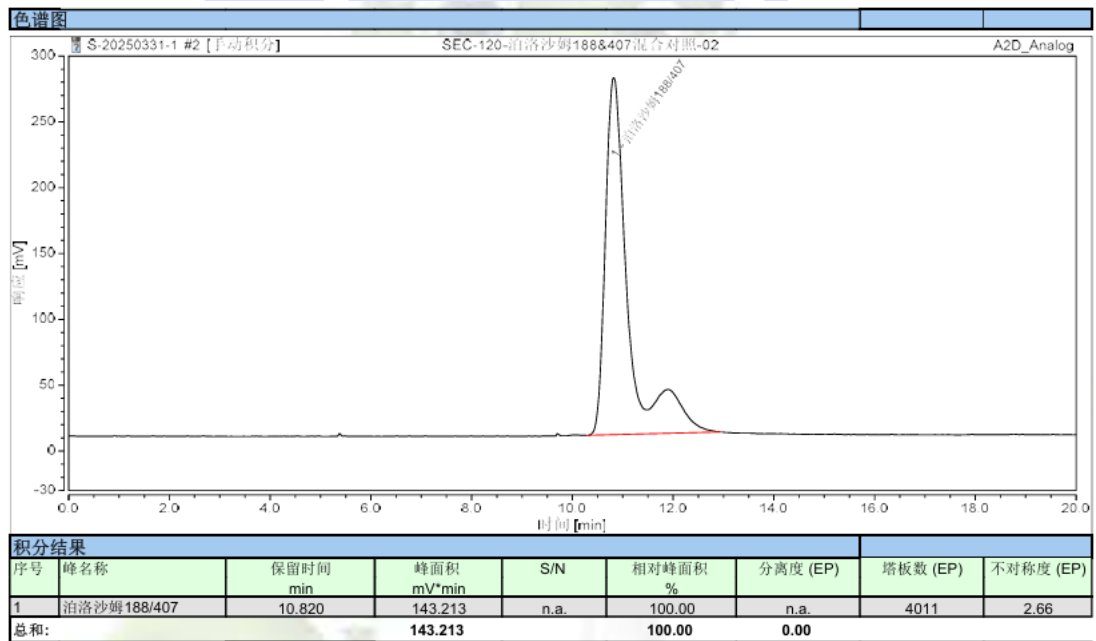

(5) 供试品溶液图谱

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼


Tel: 400-810-6969

Web: www.welchmat.com


邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

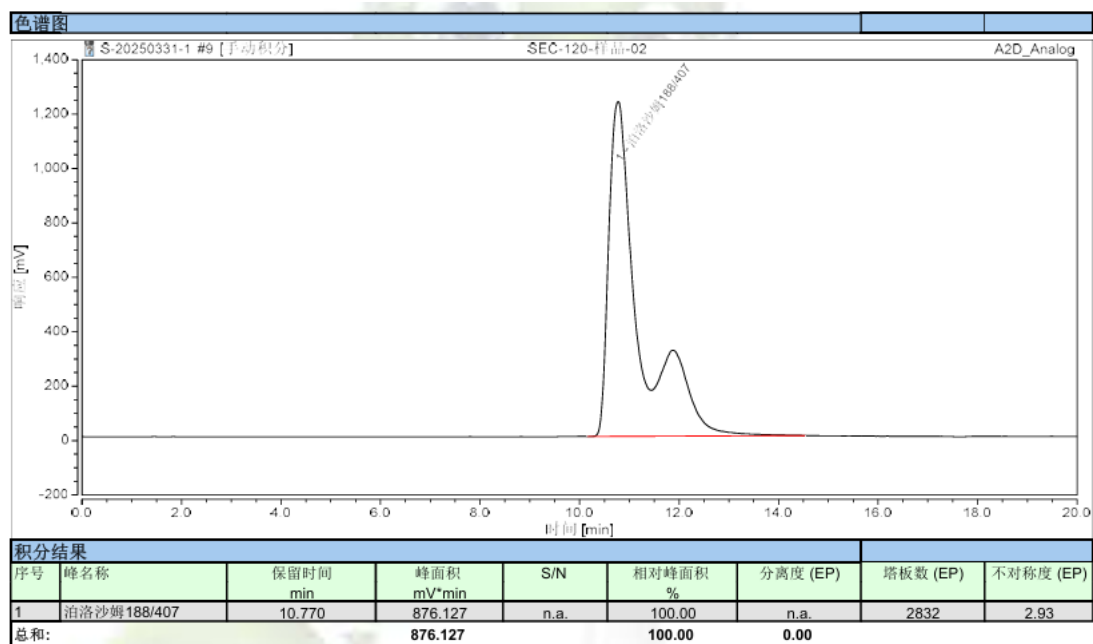

(6) 流动相 2 甲酸铵溶液条件下泊洛沙姆 188 及 407 对照溶液叠加图谱:

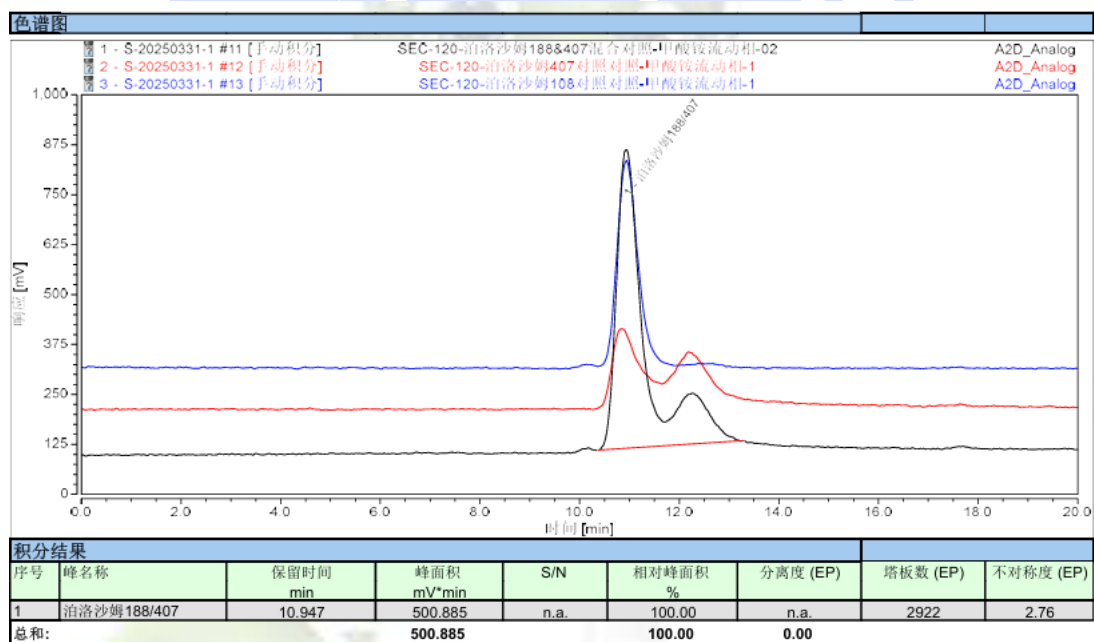

3. 结论

使用月旭 Ultimate® SEC-120 (7.8×300mm,5μm), 在不同色谱条件下分析泊洛沙姆 188 及泊洛沙姆 407, 泊洛沙姆 407 呈裂峰且部分与泊洛沙姆 188 峰重合, 无法完全分离单独定量。

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号

Add:江苏省南京市六合区天圣路22号F栋4楼

Tel:400-810-6969

邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500

Web:www.welchmat.com